



Leica DM6 快速启动指南 (Quick Guide)

徕卡用心 服务贴心

徕卡显微系统(上海)贸易有限公司
地址: 上海市黄浦区徐家汇路610号月光中心17楼 邮编: 200025
服务热线: 400-820-8932 传真: 021-6384-1389
邮箱: service.cn@leica-microsystems.com
www.leica-microsystems.com

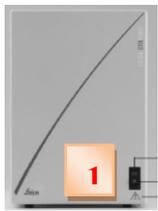

1 打开电源

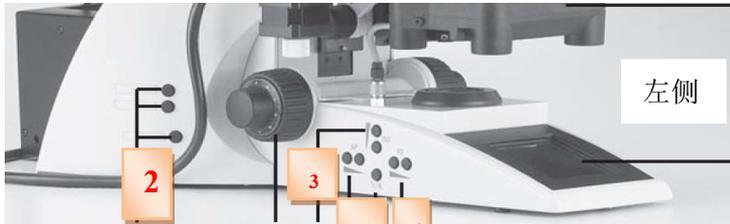

2 选择观察方式 BF,DIC 等 3 调节亮度 4 调节视场光阑 5 调节孔径光阑



6 拍照时,一定要把分光器拉杆拉出



7 滤片拨杆 8 滤片拨杆 9 调焦距 10.功能键



11 DIC 观察时调节 DIC 效果

触摸屏



12 选择观察方式 13 选择镜头, 14 灯光强度 15 孔径光阑 16 视场光阑



显微镜基本状态显示



观察方式选择



物镜放大倍数选择



载物台, 调焦情况显示



显微镜设置




触摸屏设置

选择物镜



17 手动载物台前后左右操作杆

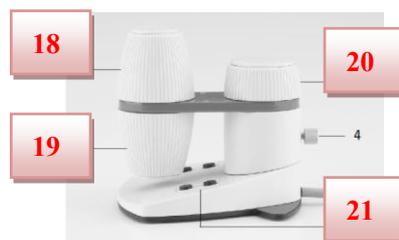

电动载物台操控 18 载物台前后移动 19 载物台左右移动 20 物镜上下移动 21 功能键



调整瞳距

Leica DM6 快速启动指南

徕卡用心 服务贴心

徕卡显微系统(上海)贸易有限公司

地址：上海市黄浦区徐家汇路610号月光中心17楼 邮编：200025

服务热线：400-820-8932 传真：021-6384-1389

邮箱：service.cn@leica-microsystems.com

www.leica-microsystems.com




按此图标
启动 LAS 软件



1 进入获取页面 2 调整曝光时间得到合适的图像亮度 3 校准设置选择已计算 4 进入首选项 5 设置首选项 6 采图按钮

电脑操作系统建议 win 7
专业版以上，标准机箱，
独立显卡，4G 以上内存，
配备 PCIE 插槽，显示器
分辨率至少 1280x1024

如果遇到软件不能打开数据库，可在下列路径：开始\程序\leica application suite\configuration\cleanup tool
运行 cleanup tool，选第二个选项，恢复到刚安装时的状态。见右图

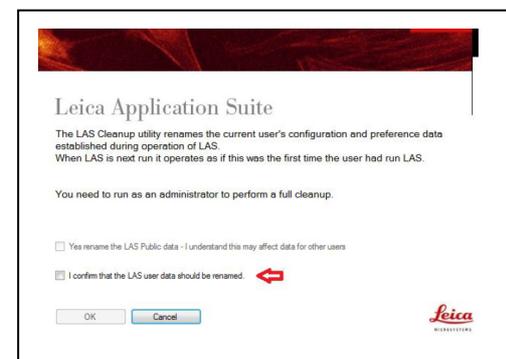

Leica DM6 使用注意事项

1. 开关机顺序

先开显微镜,后开软件 ,先关软件,后关显微镜

2. 关机注意事项

将灯光调制最暗,然后关机

3. 荧光电源开机后半小时才能关机，关机后半小时才能开机

4. 显微镜的清洁维护

对于镜头上一般的灰尘,可用吸耳球吹去灰尘,

对于在镜头上吹不去的手指印,油脂等 ,可用棉签粘清洁剂由中心向外,按螺旋形运动,

清洁剂可用 30%无水乙醇与 70%乙醚混合而成。



5. 油镜用毕后,必须及时清洁。否则,浸油在物镜表面会凝结成硬膜,使物镜失去透明度而无法使用。